


DIK-115B 土壤採土器 (5cm 用)

Soil Sampler for 5 cm

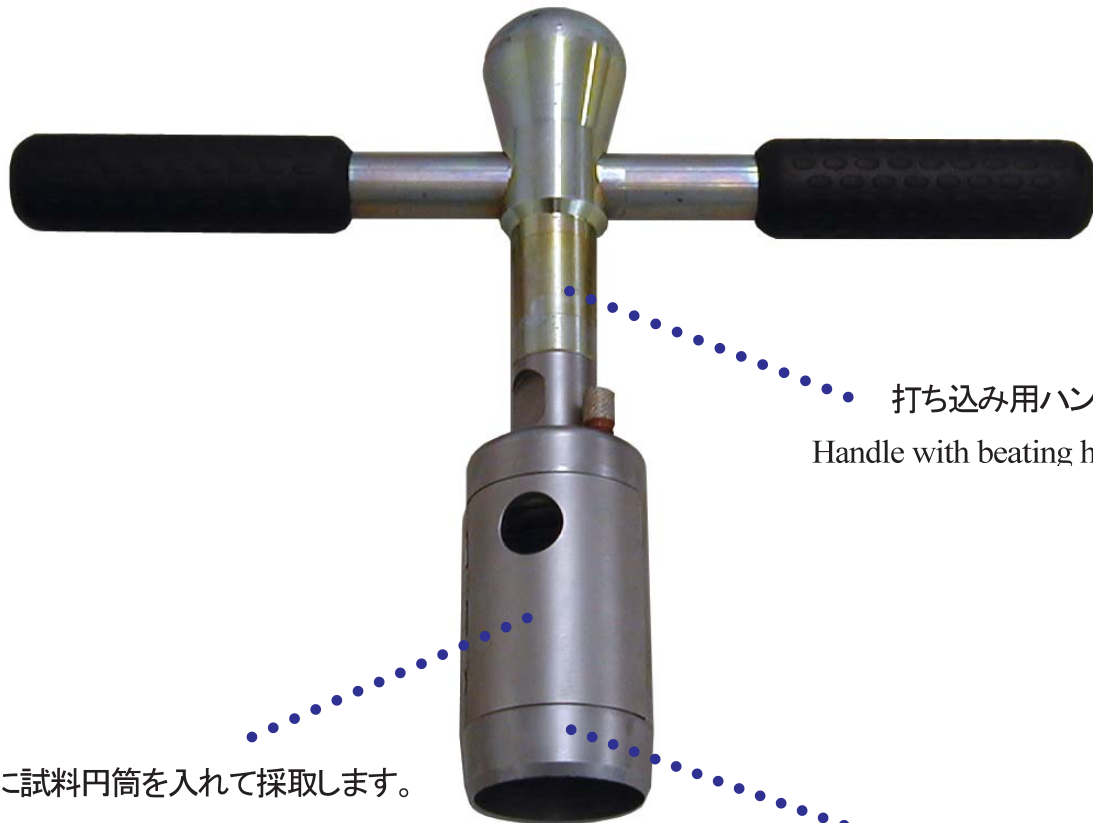

打ち込み用ハンドル

Handle with beating head, 10cm

この中に試料円筒を入れて採取します。

This part is used for sampling a soil.
And a Sampling tube is set in this part.

土壤採取部

Soil Sample Shoe

この新型採土器は、従来の採土器では採取できなかった硬い土壌でも楽にサンプリング作業が行えます。土壤採取部はステンレス製で耐久性にも優れています。

This new model Soil sampler can be easily used for hard soil, that can't be sampled by conventional products.

The Soil sampling shoe is made from stainless steel, and excels at endurance.



| 品番 | 仕様 | |
|-------------|-----------------|----|
| DIK-115A-A1 | 土壌採取部 φ55×140mm | 1個 |
| DIK-110A-D1 | 打ち込み用ハンドル、10cm | 1個 |
| DIK-110A-F1 | 両面ナイロン製ハンマー 2kg | 1個 |
| DIK-1600-08 | ブラシ・ナイフセット | 1個 |
| DIK-115A-B1 | 専用ケース | 1個 |

| Part No. | Specifications | |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| DIK-115A-A1 | Soil Sample Shoe diam. 55 x 140mm | 1 pce. |
| DIK-110A-D1 | Handle with beating head, 10cm | 1 pce. |
| DIK-110A-F1 | Hammer with nylon heads 2kg | 1 pce. |
| #1600-08 | Brush and knife set | 1 pce. |
| DIK-115A-B1 | Case. | 1 pce. |

オプション

| | | |
|-------------|------------------------------|----|
| DIK-110A-G1 | 継柄 50cm(ネジ込み式) | 1本 |
| DIK-110A-G2 | 継柄 100cm(ネジ込み式) | 1本 |
| DIK-1801 | ステンレス試料円筒100ml (6個布ケース入り) | 1組 |

Option

| | | |
|-------------|---|--------|
| DIK-110A-G1 | Extension rod, 50cm | 1 pce. |
| DIK-110A-G2 | Extension rod, 100cm | 1 pce. |
| DIK-1801 | Stainless Sampling Tube 100ml 6 pcs. with a cloth case | 1 set. |

土壌採取方法 Way of Sampling



1
採土部の上部にあるネジをゆるめ、試料円筒押さえカバーを開きます。採土部に試料円筒をセットしてカバーを閉め、上部にあるネジを締めます。
Loosen the bolt that is located on top of the Sampler, open the Sampling tube cover.
Set the Sampling tube in the Sampler. Close the cover and tighten the bolt.



2
採土部を地表に直角にあてハンマーで少しずつ打込んでゆきます。打込んだ後ハンドル部を握り、一方方向に回しながらゆっくりと引き上げます。
Set the soil sampler straight to the ground. Beat the head little by little with a hammer. After beating to the depth of sampling, pull it up slowly, turning the handle to one direction.



3
土壌採取器を横にし、付属のヘラで試料円筒の下の土をカットします。

Laying the sampler and cut the bottom of the sample tube with the attached knife.



4
試料円筒をゆっくりと取り出します。

Remove the sample tube slowly.



5
試料円筒の上下にフタを取り付け、ビニールテープ等で密封し、試料を持ち帰ります。

Put lids on the top and bottom of the sample tube and seals them with tape.

ダイキ

大起理化工業株式会社

〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台212-8 Tel 048-568-2500(代) Fax 048-568-2505

西日本営業所

〒520-0801 滋賀県大津市におの浜2-1-2 Tel 077-510-8550(代) Fax 077-510-8555

Head Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.

212-8 Akagidai, Kounosu-shi, Saitama, 365-0001 Japan.

Tel:+81-48-568-2500 Fax:+81-48-568-2505

Branch Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.

Rn.409, 1-21 Nionohama 2-chome, Otsu, Shiga, 520-0801, Japan.

Tel:+81-77-510-8550 Fax:+81-77-510-8555

Internet : <http://www.daiki.co.jp/> E-mail : mbox@daiki.co.jp

取扱店

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログと、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

●カタログ記載内容/2005年12月1日

The contents of this catalog are subject to change without prior notice.