


DIK-0710A

シード・パック (種子成長袋)

Daiki

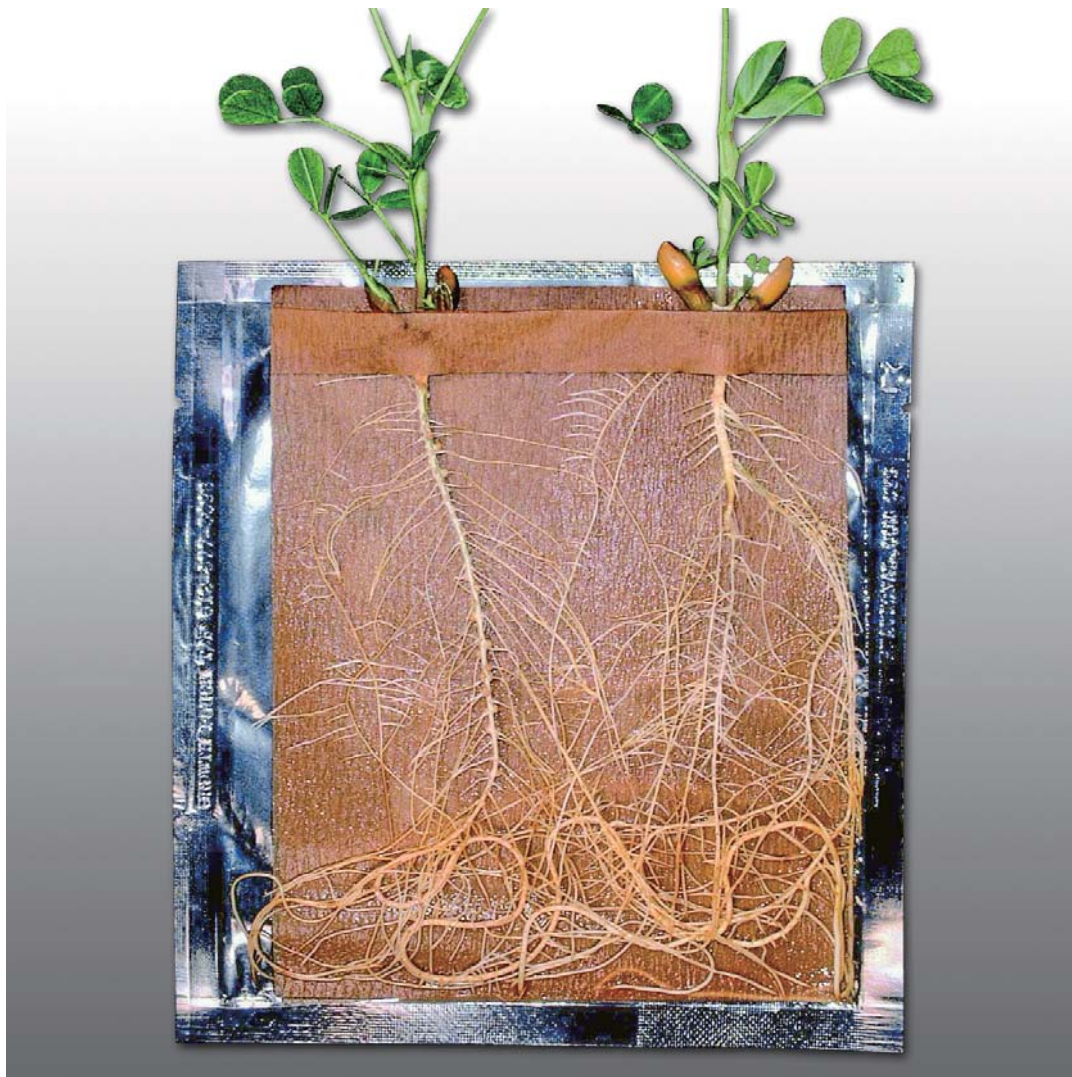

※製品使用イメージ

- 根の発育研究に最適！
- 簡単に発根からの成長を側面から観察できます！
- 植物生理学・肥料評価・線虫学研究等に！

土と水を守る **大起理化学工業株式会社**

<http://www.daiki.co.jp/> e-mail : mbox@daiki.co.jp

本社・工場
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8
TEL.048-568-2500 FAX.048-568-2505

西日本営業所
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-21
TEL.077-510-8550 FAX.077-510-8555

シード・パック詳細




- サイズ（袋を含む） 177×163mm
- 内容量 1組 100枚入り

●使い方

- ①紙の折りたたんだ部分に種子を配置する。
- ②シリンジやピペットを使って、袋の中に17ml以下の水または溶液を満たす。
- ③溶液を入れた後はアルミホイルなどで根の部分を遮光して、壁に立てたりあるいは、一定環境下のグロスチャンバー内で保管する。
- ④水が必要になったら更に追加する。

オプション

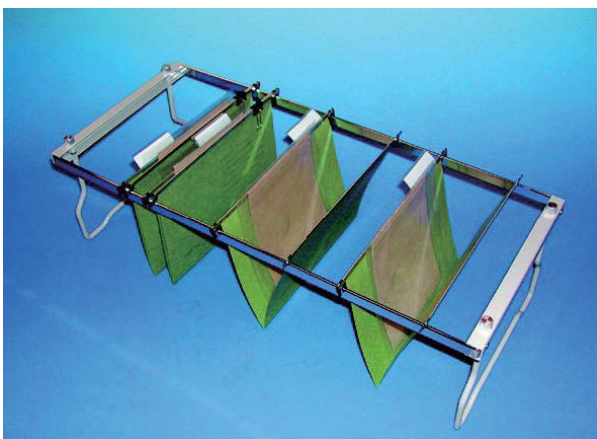

DIK-710A-C1 ハンギングタイプスタンド
(フレーム1台、フォルダー10枚付)

※写真は使用イメージです
※シード・パックは付属しません



DIK-710A-B2 PE製栽培スタンド

※写真は使用イメージです
※シード・パックは付属しません